

Buku Petunjuk

FEJ

TIMBANGAN ANALITIK

quattro

DAFTAR ISI

PERSIAPAN	3
PENGENALAN	4
FITUR	4
SPESIFIKASI TEKNIS	4
LAYAR & TOMBOL	5
LAMPU INDIKASI	5
FUNGSI TOMBOL	5
DASAR PEMAKAIAN	6
MENYALAKAN/MEMATIKAN TIMBANGAN	6
KOREKSI TITIK NOL/ZERO	6
MERUBAH SATUAN BERAT	6
AUTO SHUT-OFF	6
MODE SETTING	6
PESAN KESALAHAN	7

PERSIAPAN

- Letakkan timbangan pada permukaan datar dan stabil.
- Jangan gunakan zat yang mudah terbakar untuk membersihkan timbangan.
- Jangan menekan tombol terlalu keras dan jangan gunakan alat bantu lain seperti pen atau pensil untuk menekan tombol.
- Jauhkan timbangan dari suhu yang terlalu rendah/tinggi dan lingkungan yang basah.
- Hindari timbangan dari perubahan suhu secara mendadak.
- Selalu gunakan batere yang dianjurkan atau adaptor yang disediakan bersama timbangan ini.

PENGENALAN

Timbangan FEJ adalah timbangan analitik dengan kualitas dan performa tinggi. Produk ini sengaja dirancang agar cara pemakaian sangat mudah dan sederhana.

Sangat dianjurkan untuk membaca buku panduan ini sebelum mengoperasikan timbangan FEJ.


FITUR

- Resolusi tinggi 1/5000 ~ 1/20000
- Layar LCD dengan backlight
- Sumber daya fleksibel: 2 x AA batere atau AC adaptor
- Lampu indikasi STABLE, LO-BAT, ZERO
- Konversi satuan berat (kg, g, lb, oz)
- Fitur Auto Shut-off

SPESIFIKASI TEKNIS

Model	FEJ-200	FEJ-2000	FEJ-2500
Kapasitas (g)	200	2000	2500
Ketelitian (g)	0.01	0.1	0.5
Ukuran Platform	Ø 100mm	145 x 145mm	145 x 145mm
Windshield	Ya	Tidak	Tidak
Layar	0.6" LCD (6 digit) dengan backlight		
Indikasi layar	ZERO, STABLE, kg, g, oz, lb, LO-BAT		
Sumber Daya	AC Adaptor 9~12VDC (sudah termasuk). 2 x AA Batere (belum termasuk)		
Dimensi Produk	150mm x 210mm x 42mm (tanpa windshield)		

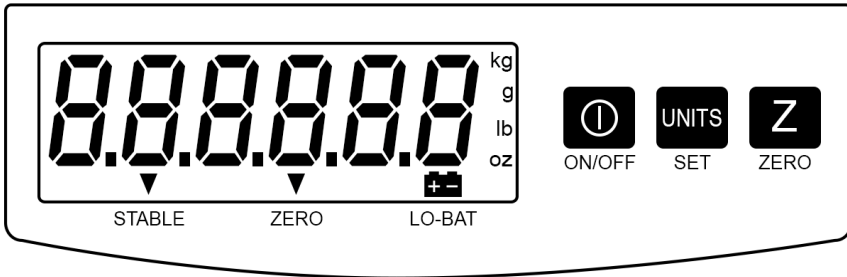


LAYAR & TOMBOL



1. Lampu Indikasi

LAMPU	DESKRIPSI
STABLE	Menyala ketika beban stabil
ZERO	Menyala ketika beban nol
kg	Menyala ketika satuan berat kg
g	Menyala ketika satuan berat g
lb	Menyala ketika satuan berat lb
oz	Menyala ketika satuan berat oz
LO-BAT	Menyala ketika batere hampir habis

2. Fungsi Tombol

TOMBOL	DESKRIPSI
	ON/OFF: Untuk menyalakan/mematikan timbangan
	UNITS: Mengubah satuan berat menjadi kg, g, lb, oz
	ZERO: Mengembalikan layar ke angka nol

DASAR PEMAKAIAN

Menyalakan/mematikan timbangan

Nyalakan atau matikan timbangan dengan menekan tombol [ON/OFF].

Koreksi titik nol/Zero

Timbangan akan menunjukkan angka nol ketika dinyalakan. Jika tidak, tekan tombol [ZERO/TARE].

Merubah Satuan berat

Tekan [UNIT/SET] untuk merubah satuan berat (kg, g, lb, oz).

Auto Shut-Off

Timbangan akan mati secara otomatis jika tidak ada aktivitas selama beberapa saat.

MODE SETTING

CARA MASUK MODE SETTING

Tekan tombol [ZERO] sambil menyalakan timbangan dengan tombol [ON/OFF].

FUNGSI TOMBOL DI MODE SETTING



Simpan hasil setting dan matikan timbangan.
Tekan sekali lagi untuk menyalakan timbangan kembali.



Pindah ke menu selanjutnya.



Merubah nilai setting.

BACKLIGHT

	1	Backlight menyala ketika ada aktifitas timbang
	2	Backlight selalu menyala
	OFF	Backlight selalu mati

AUTO SHUT-OFF (OTOMATIS MATI)

	OFF	Mematikan fungsi Auto Shut-off
	10s	Matikan timbangan jika tidak ada aktifitas selama waktu yang dipilih (10 s/d 90 detik)
	... 90s	

PESAN KESALAHAN

LAYAR	DESKRIPSI
0.Ld	Overload: Beban di atas timbangan melebihi kapasitas. Turunkan beban segera.
Lo	Low Battery: Batere sudah hampir habis. Segera ganti dengan batere baru.
UnSt	Timbangan tidak stabil ketika dinyalakan. Pastikan timbangan diletakkan di landasan datar & stabil.
out2	Zero Error: Pastikan tidak ada beban ketika timbangan dinyalakan.
ErrE	Kerusakan pada IC EEPROM. Segera bawa timbangan anda ke dealer terdekat.